

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Bluetooth АЦП К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ

Для подключения Bluetooth аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в составе программно-аппаратного комплекса PhysExp к персональному компьютеру необходимо выбрать инструмент «Устройства Bluetooth», или «Просмотр устройств Bluetooth» в зависимости от типа установленного драйвера. Затем, в открывшемся окне выбрать кнопку «Добавить» (рисунок 1). В следующем окне необходимо установить флажок «Устройство установлено и готово к работе» и нажать «Далее» (рисунок 2).

В следующем окне выберите найденное устройство Bluetooth (рисунок 3).

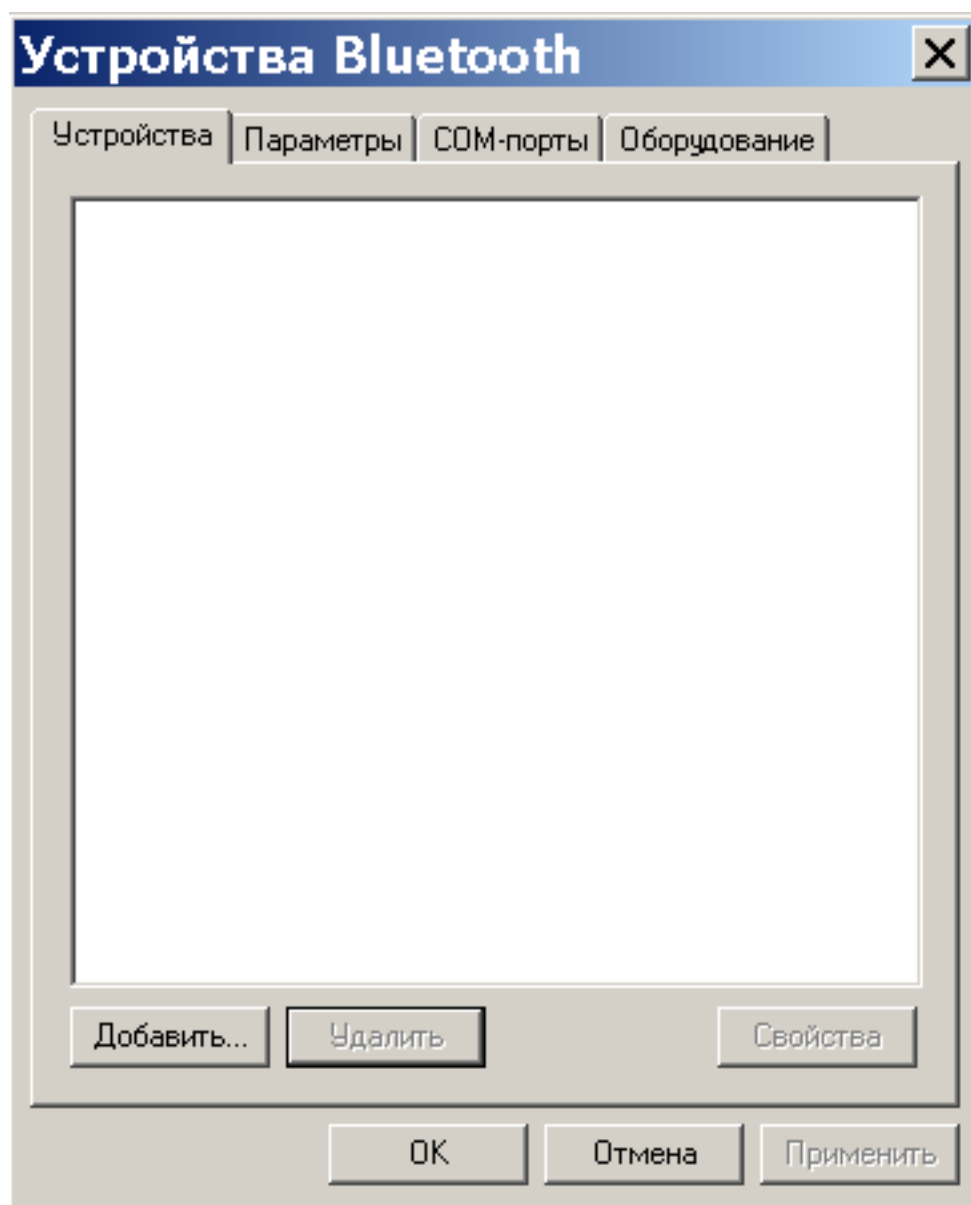


Рисунок 1 — Поиск устройства Bluetooth

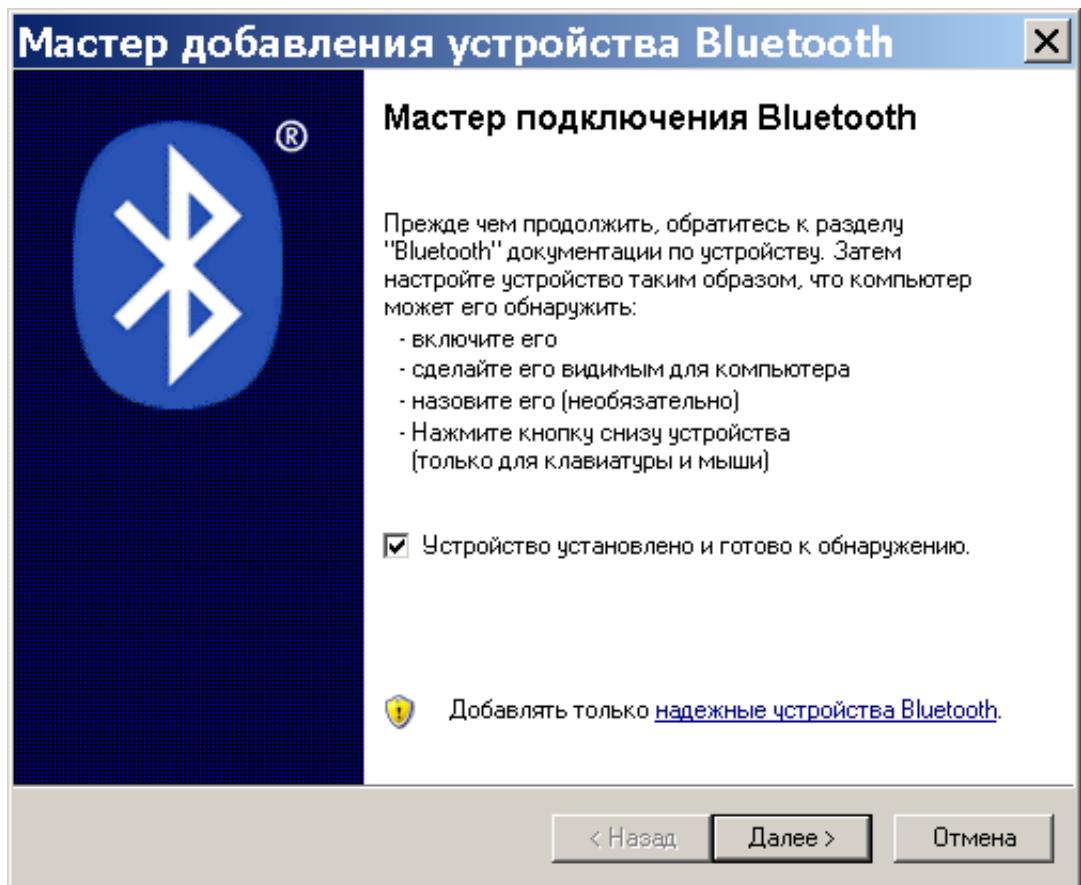


Рисунок 2 — К поиску устройства Bluetooth

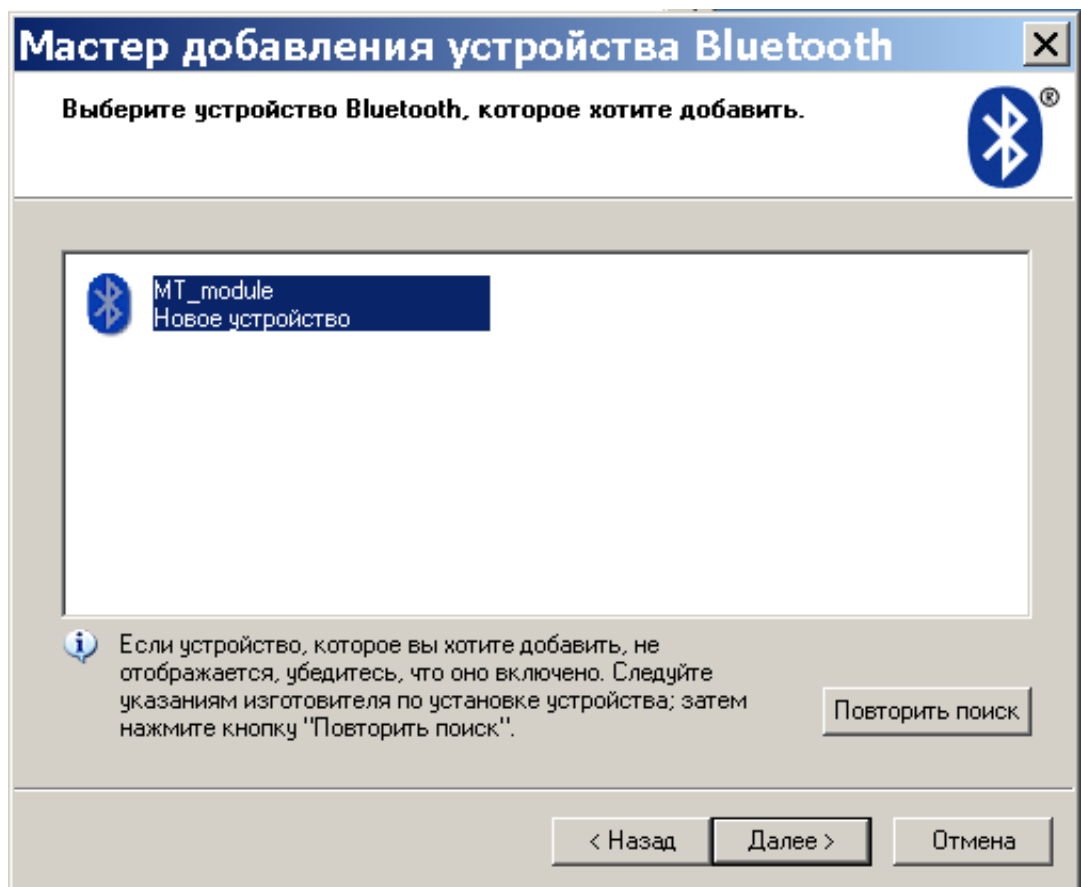


Рисунок 3 — Выбор устройства Bluetooth

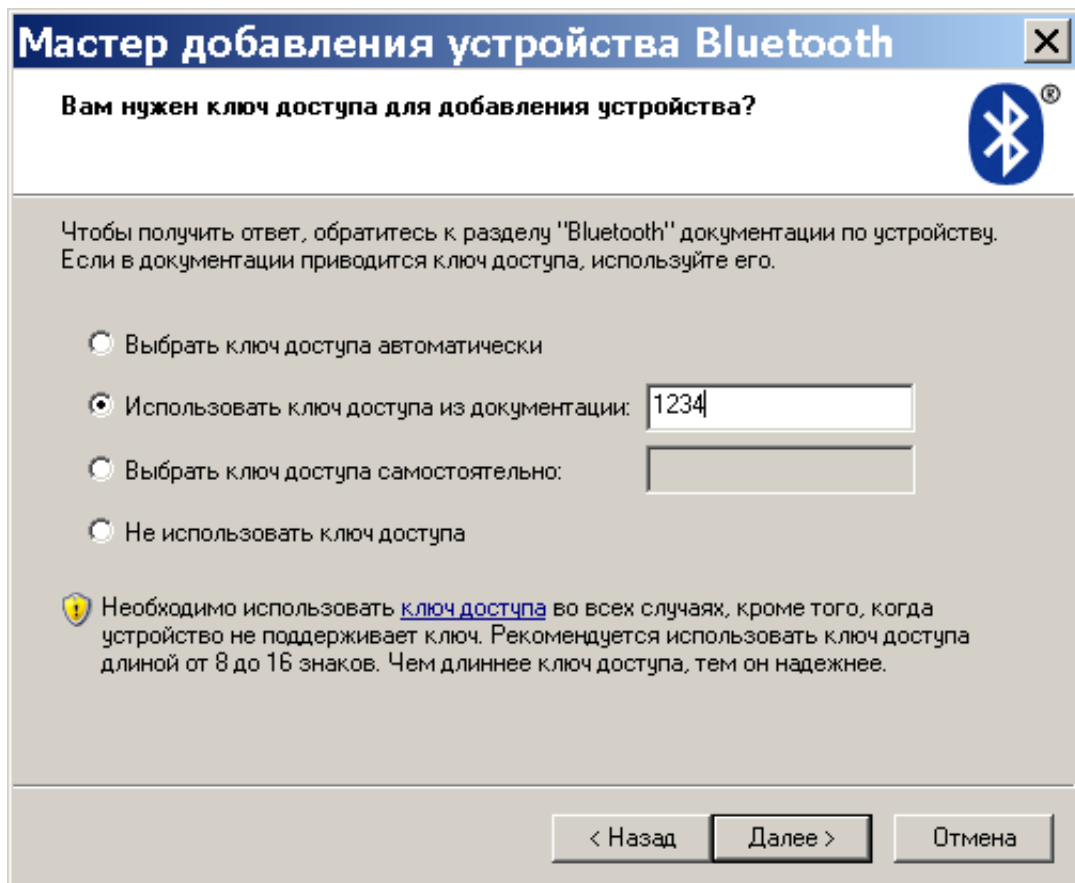


Рисунок 4 — Ввод pin-кода устройства Bluetooth

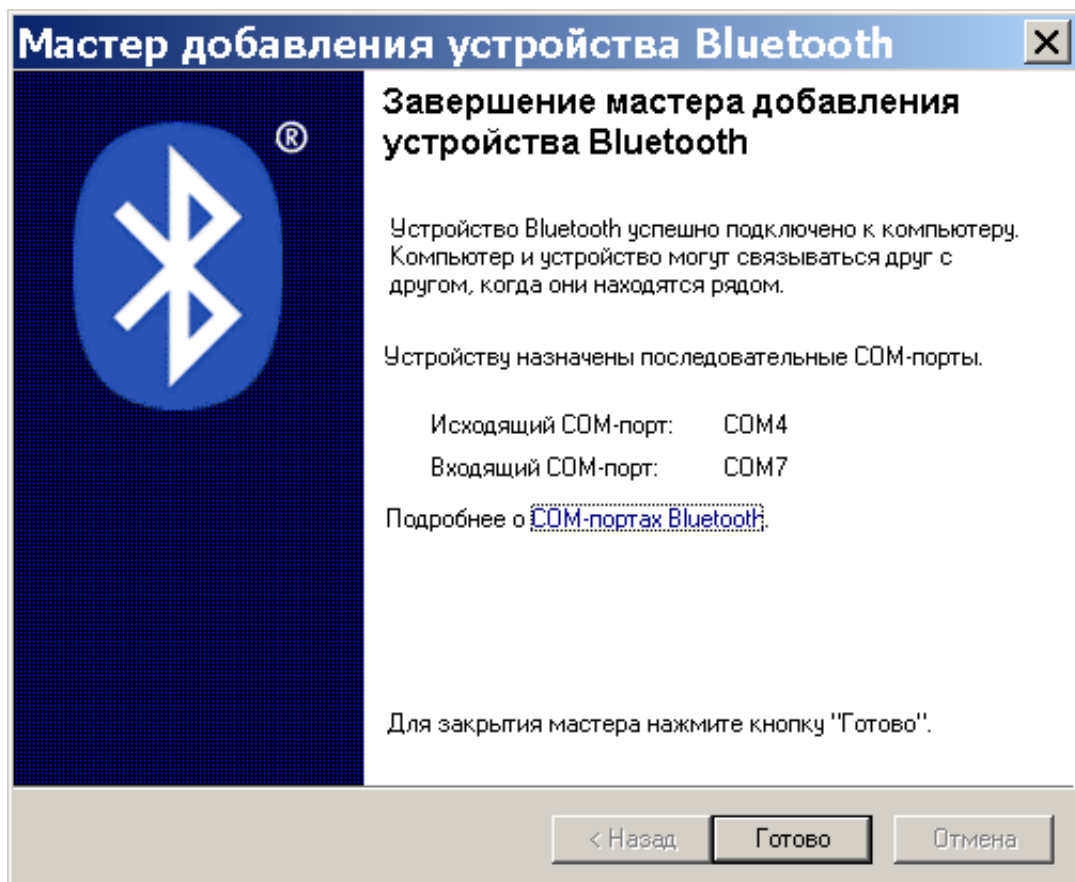


Рисунок 5 — Завершение добавления устройства

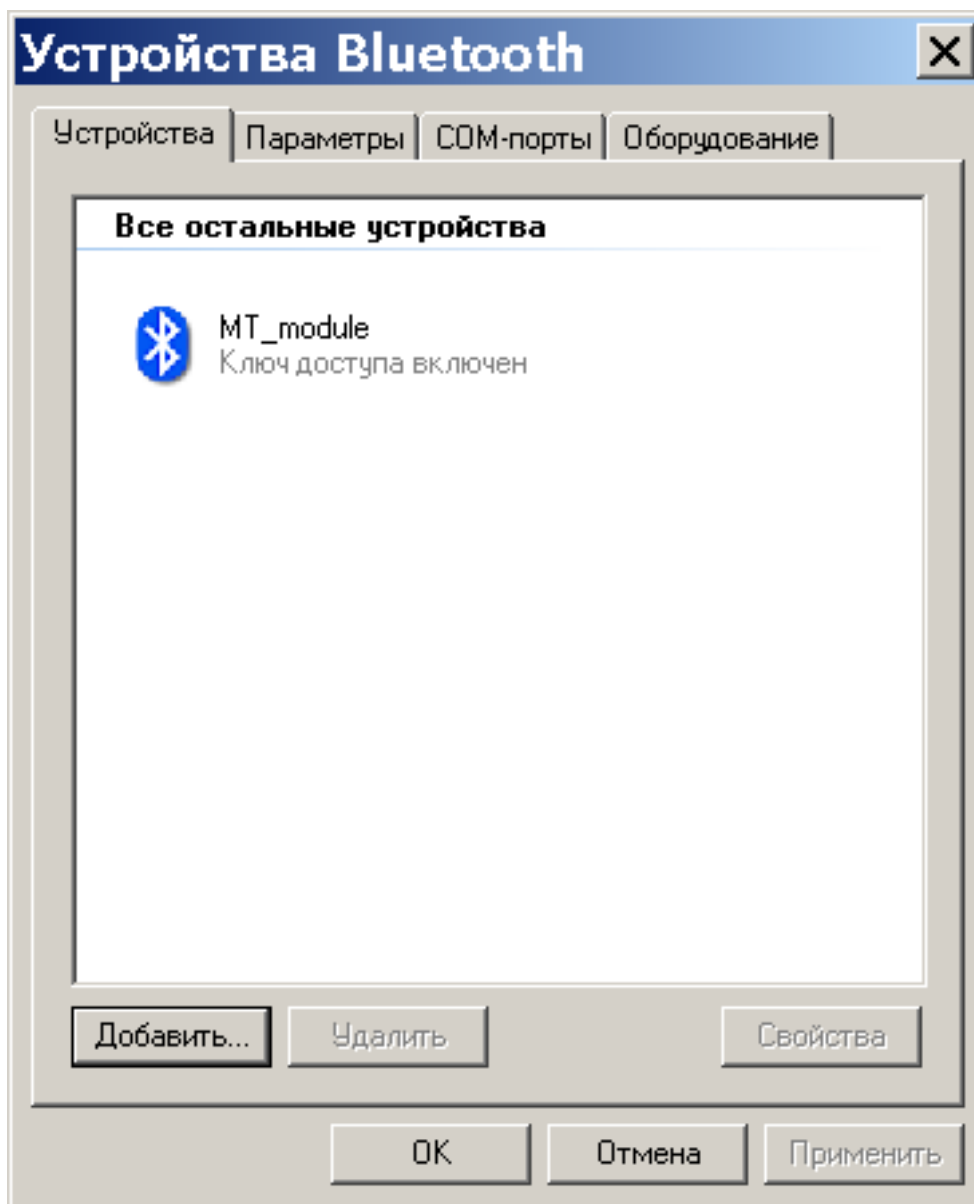


Рисунок 6 — Просмотр свойств устройства

В следующем окне (рисунок 4) укажите код доступа «1234» или «0000».

На этом установка устройства Bluetooth завершена (рисунок 5).

Для просмотра номера COM-порта, к которому подключено устройство, выделите его (рисунок 6) и нажмите кнопку «Свойства». В открывшемся окне переключитесь на страничку «Службы» (рисунок 7). Вы увидите номер порта, к которому подключено устройство. Именно этот номер порта необходимо задать в параметрах работы программы PhysExp.

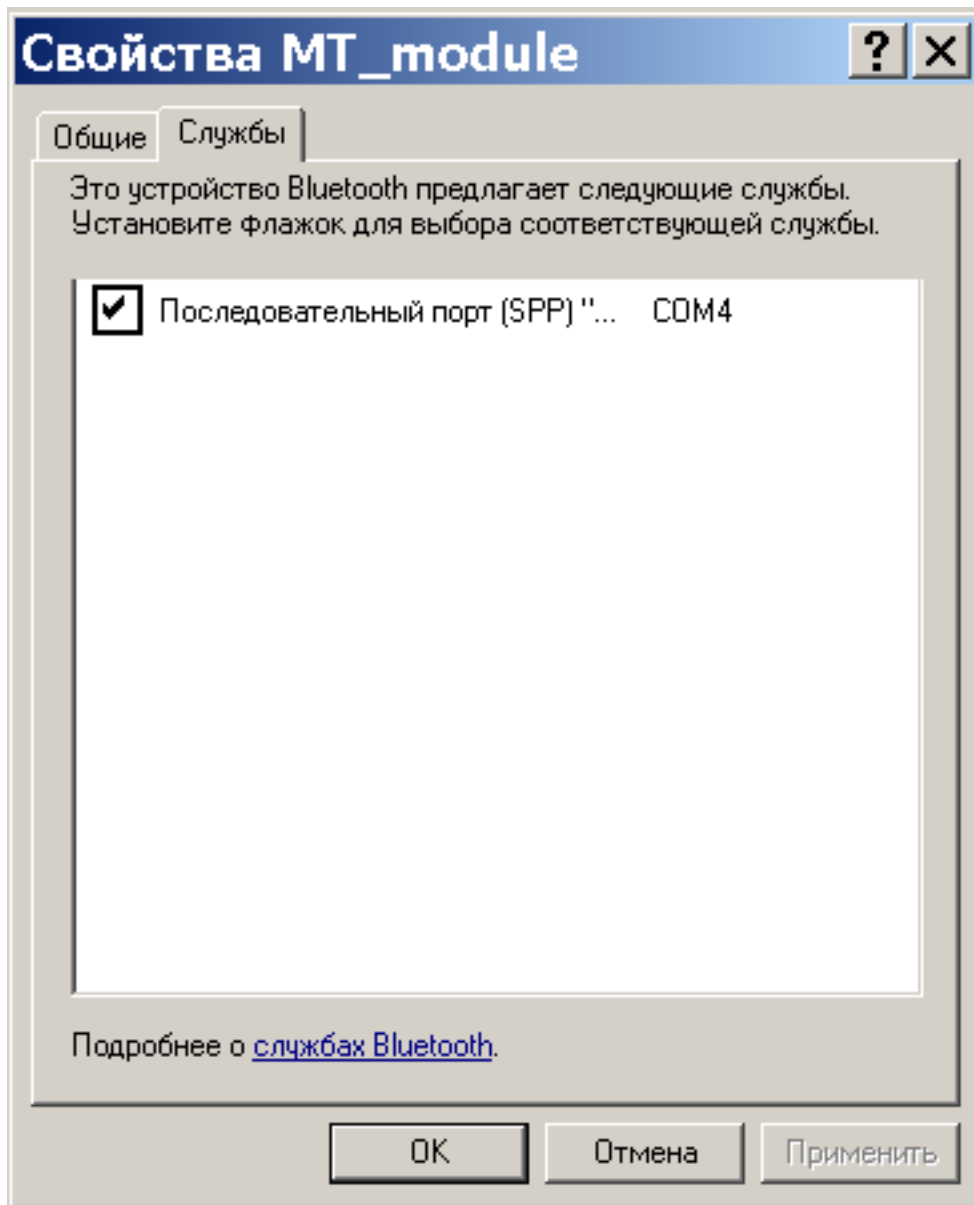


Рисунок 7 — Просмотр служб устройства